

WELL

WOTR-20

二代智能 生物检材送检箱

使 | 用 | 说 | 明 | 书



深圳市威尔电器有限公司
SHENZHEN WELL ELECTRIC CO.,LTD.

目录 DIRECTORY

操作指南

产品简介	01
产品功能	01
产品外观	02
操作说明	04
硬件参数	09
运行环境	10
系统架构	10

三包凭证

用户须知	11
维修信息卡	12

产品简介

威尔二代智能生物检材送检箱WOTR-20集物联网传感器、计算机技术、智能识别设备于一体，实现对生物检材的规范化管理及保存。对检材的交接、运送实施全过程的跟踪，减少和防止出错，从而保证办案过程中相关检材的保管、领取及移交的安全性和可靠性。加强对执法环节的监督，提升执法规范化水平，预防执法风险和廉政风险。

产品功能



指纹验证：采用指纹识别技术，验证使用人员的身份；


权限控制：人员权限划分明确，严格控制柜门开关，详细跟踪生物检材出入柜记录；

及时打印案号：一体化打印机设计，可及时打印案号贴纸；

严格的设备标准：严格遵循公安部最新血样保存规范标准，系统具有温度超限报警功能。项目配套系统为电子软件，无其它物品消耗、无磨损，可持续使用多年。

产品外观

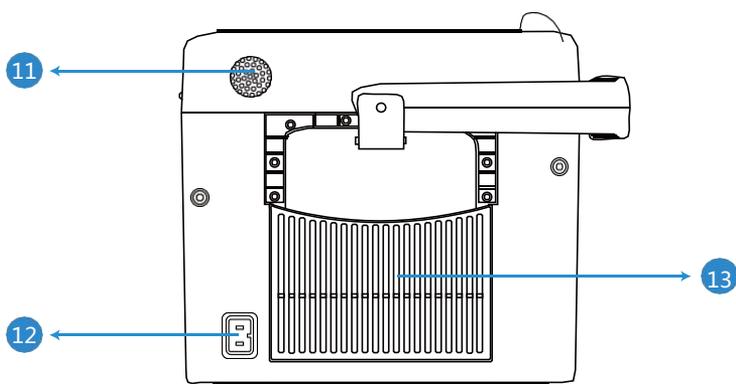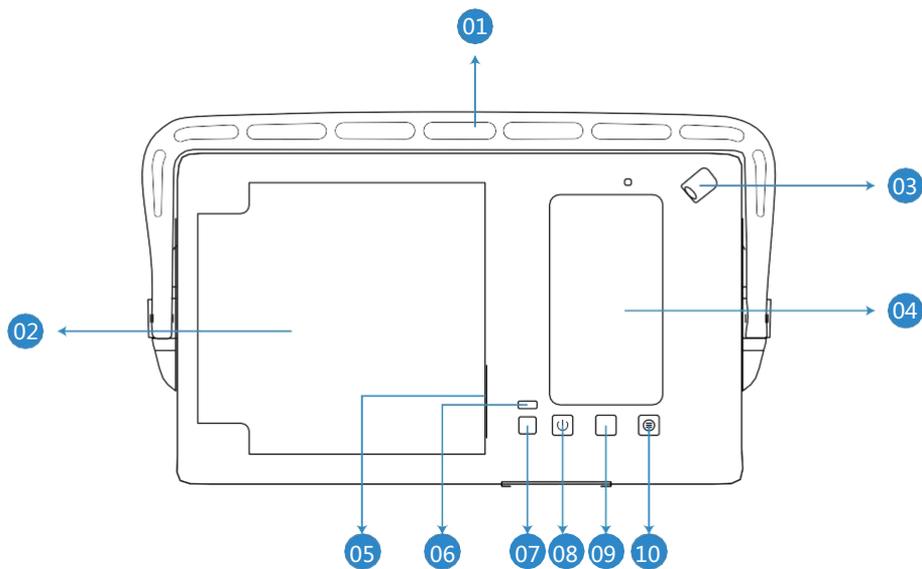

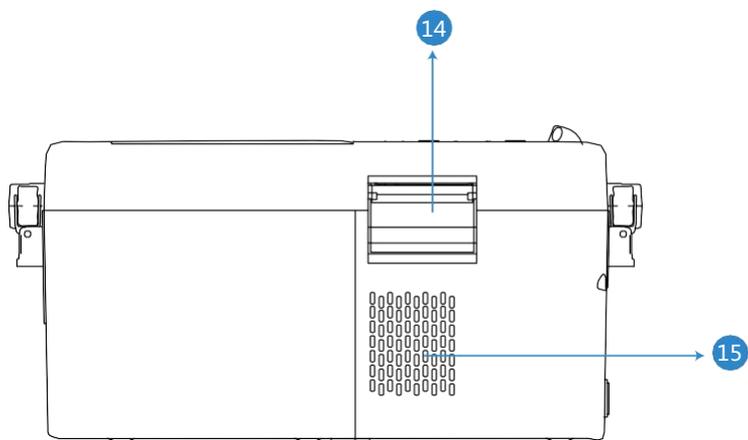

01	提手	09	指纹模块
02	箱门	10	返回按键
03	摄像头1	11	扬声器孔
04	显示屏	12	电源接口
05	SIM槽、USB接口	13	排气孔
06	补光灯	14	打印机
07	摄像头2	15	进气孔
08	开关机按键		

操作说明

1、设备首次使用，长按开机按键，进入系统首页，然后点击下方任意卡槽位，进入登录界面



2、首次登录输入默认密码123456，点击登录；进入系统，填写管理员账号的基本信息


注：默认账号admin不可去修改，可以修改密码，请牢记修改后的密码，可以用手机拍照留存



3、点击用户管理，进入用户界面；然后点击下方的添加用户，新增一个使用账号



4、返回到系统主界面，点击左下角的退出按钮，或者使用屏幕下方指纹旁边的返回按键，返回到登录界面；再使用新增的账号进行重新登录

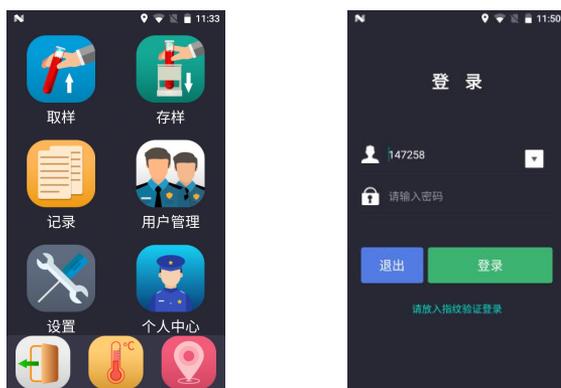


基础功能介绍

1、样品存放功能

- A、在系统主界面点击存样图标。
- B、进入样品基本信息填写界面，填写完成之后点击确认按钮，打开箱门；
- C、开门之后把试管插入对应提示的卡槽位中，点击下一步。
- D、接下来会进行一个身份验证的操作，核验完成之后，关闭箱门。

温馨提示：为确保样品有效，存储仓温度在2°C~6°C的范围时，才能通过存放方式开启箱门，超出此温度范围，无法存放。

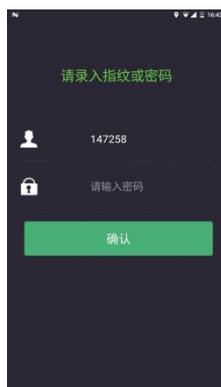

2、取出样品功能


- A、在系统主界面点击取样图标。
- B、进入到取样品界面，选择一个样品或者多个样品点击确认，会自动打开箱门。
- C、取走相对应的样品，然后再点击确认。
- D、接下来会进行一个身份验证，验证完成之后，关闭箱门。



3、样品记录功能

- A、在系统主界面点击记录图标。
- B、进入记录列表页面，选择一个记录进行查看会进入到记录详情界面，显示样品的详细信息。
- C、在记录详细信息界面中，点击监控数据，显示监控的视频跟温度。
- D、在记录列表中，可以根据筛选记录。

	案件编号	样品位置
1	20220915113845	A1

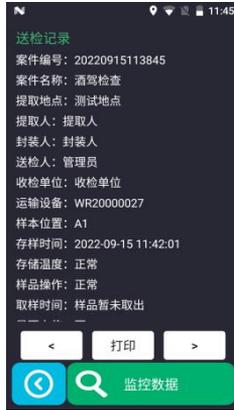

5、温度查看功能

在系统主界面点击温度图标，显示5个小时以内的所有温度变化。

6、定位查看功能

在系统主界面点击定位图标，实时显示当前的位置跟经纬度，需要联网。

7、系统设置功能

在系统主界面点击设置图标，可以设置显示、时间、信息预设、打印、网络、WiFi、定位、跟版本信息等一些设置。

注 admin账号跟新建的账号在系统设置中一些权限是不一样的。

8、个人中心功能

在系统主界面点击个人中心图标，可以修改当前登录账号的个人信息

9、如过遇到异常情况

使用异常时请及时跟我们公司联系，联系方式是 **400-060-2856**

硬件参数

序号	名称	参数
01	CPU	新一代超级64位高性能六核处理器
02	存储容量	eMMC 16GByte
03	系统	Andriod 7.1
04	显示屏	5.5英寸一体式电容触控
05	摄像头	双摄像头, 支持扫码、拍照和录像等功能, 800万像素
06	扬声器	8Ω 2.0W
07	WIFI模块	2.4G/5G WiFi
08	4G 模块	4G全网通
09	卫星定位	支持北斗/GPS
10	语音提示	扬声器语音播放、蜂鸣器报警
11	蓝牙通讯	2.4GHZ Buletooth 4.1 BLE
12	指纹模组	指纹登陆
13	电池	7000mAh /11.1v(续航可达2H)
14	操作按键	开关机键、左右功能选择键
15	电源适配器	DC14.5V , 支持车充

运行环境


系统运行环境为

服务器：Windows Server 2012 R2+IIS7.0及以上

数据库：SQL Server 2012及以上.NET Frame Work 4.0/4.5

客户端：Microsoft win7/8/10及以上

系统架构

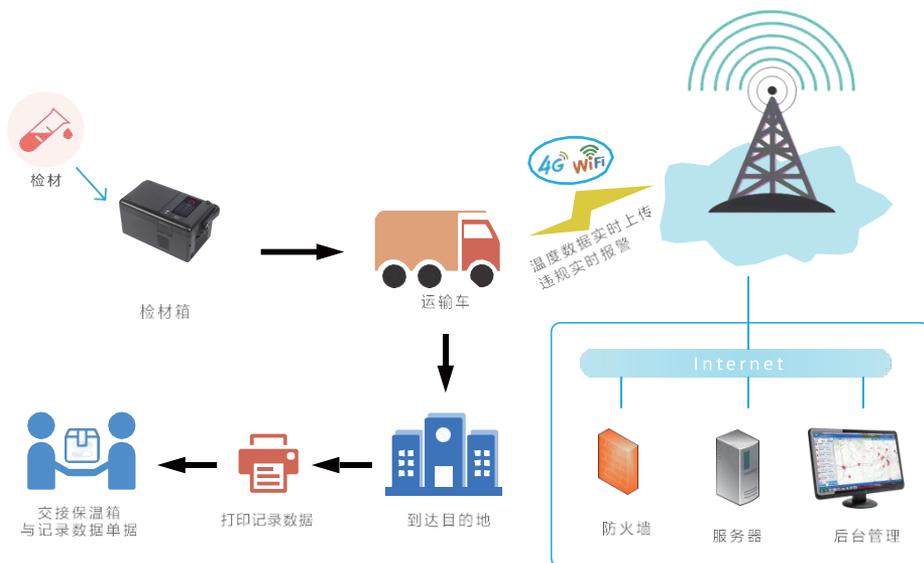

用户须知

尊敬的用户：

首先感谢您选用我公司产品，为了该机器得到及时的维修，请认真阅读此卡和说明书。

说明部分：

一、请保存好该说明书，当产品需要返厂维修时只需填写“维修信息卡”上的资料信息，填写完毕后，将该说明书随机器一同寄往我司。

二、在正常使用条件下，我公司售出日起保修一年（人为损坏除外）。

三、保修期外的维修将收取元件费及维修服务费。

四、未经授权私自拆开，本公司一律不给予保修。

维修信息卡

用户资料			
姓名		邮编	
电话			
地址			
产品资料			
产品型号		机身号	
适配器编号		购机日期	
维修资料 (本栏由维修单位填写)			
维修日期	故障原因		维修结果

—服|务|热|线—
400-060-2856

地址：深圳市龙华区观湖街道观城社区河东村407号
邮箱：csas@well-co.com 网址：www.well-co.cn
电话：0755-83160728

